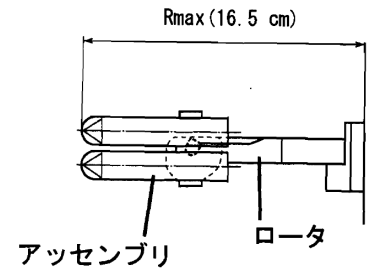


# スイングロータ Swing Rotor RT5S4

最高回転速度:  
Max. Speed 5,000rpm  
最高遠心加速度:  
Max. R.C.F. 4,620×g  
全容量:  
Nominal Rotor Capacity 600ml=15ml×40



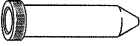
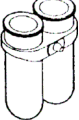





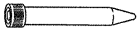

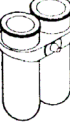

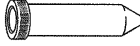


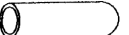


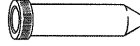
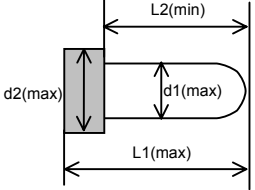
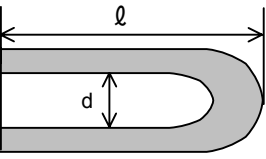
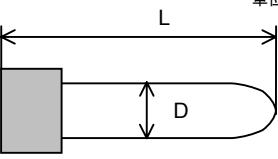


## 適用アッセンブリ・アダプタ・バケット・チューブ一覧表 Summary of Assemblies, Adapters, Buckets, Tubes

アッセンブリ Assembly 品名・Part No. ・寸法・材質 Name・Part No.・Size・Material	アダプタ Adapter 品名・Part No. ・寸法・材質 Name・Part No.・Size・Material	チューブ Tube/ボトル Bottle 品名・Part No. ・寸法 ・実容量 Name・Part No.・Size・Actual capacity	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F.) (Rmax)
10X10 アッセンブリ※2 assembly S304026A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel	—	10 ガラスチューブ glass tube 464977A (50 個組 pcs.) (D)12X(L)105 7.5ml	3,600rpm (2,190×g) (Rmax:15.1cm)
15X6 アッセンブリ※2 assembly S304025A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel	—	15 ガラスチューブ glass tube 464976A (50 個組 pcs.) (D)16.5X(L)105 13ml	3,600rpm (2,350×g) (Rmax:16.2cm)
15X8 アッセンブリ※2 assembly S304024A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel	—	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 3,600rpm (2,350×g) (Rmax:16.2cm)
15X10 アッセンブリ assembly S304023A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel	—	15 ガラスチューブ glass tube 464976A (50 個組 pcs.) (D)16.5X(L)105 13ml	3,000rpm (1,630×g) (Rmax:16.2cm)
15TCX4 アッセンブリ assembly S305550A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel	—	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,600rpm (3,910×g) (Rmax:16.5cm)
50X1 アッセンブリ※2 assembly S304148A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel	—	50 ガラスチューブ glass tube 473866A (10 個組 pcs.) (D)35X(L)100 45ml	5,000rpm (4,530×g) (Rmax:15.2cm)
	15NBR アダプタ adapter 463340 (1 個組 pc.) (d)18 X (ℓ)91 ニトリルゴム Nitrile rubber	15 ガラスチューブ glass tube 464976A (50 個組 pcs.) (D)16.5X(L)105 13ml	5,000rpm (4,250×g) (Rmax:15.2cm)
	50TS50 アダプタ adapter S408295A(4 個組 pcs.) (d)30.8 X(ℓ)89 ニトリルゴム Nitrile rubber	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene	5,000rpm (4,250×g) (Rmax:15.2cm)
	1.5X4SG アダプタ adapter S408198A(4 個組 pcs.) (d)11.3 X(ℓ)9 ポリアセタール Polyacetal	1.5ml マイクロチューブ※※ 2.0ml マイクロチューブ micro tube (市販品) (Marketed) (D)10.8X(L)39 1.5ml/2.0ml	※1 5,000rpm (2,900×g) (Rmax:10.4cm)
単位 Unit (mm) d2(max) L2(min) d1(max) L1(max)	単位 Unit (mm) ℓ d	単位 Unit (mm) L D	

※※ふた (キャップ) 付きのマイクロチューブをご使用の際には、必ずふたをしてください。マイクロチューブにフィルタを取り付けて使用される場合は、フィルタ取り付け専用のチューブをご使用ください。一般のふた付きチューブをご使用になるとふたが閉められません。

※※Be sure to cap the microtubes if caps are provided. When using the filters, use proper microtubes specially designed for use with filters. Do not use general microtubes with caps when using filters. Otherwise the microtubes cannot be capped.

<b>アッセンブリ Assembly</b> 品名・Part No.・寸法・材質 Name・Part No・Size・Material	<b>アダプタ Adapter</b> 品名・Part No.・寸法・材質 Name・Part No・Size・Material	<b>チューブ Tube/ボトル Bottle</b> 品名・Part No.・寸法・実容量 Name・Part No・Size・Actual capacity	<b>最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)</b>
 50TCX1 アッセンブリ assembly S305549A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel		 50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 50ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 5,000rpm (4,620xg.) (Rmax:16.5cm)
 50X2 アッセンブリ※2 assembly S304147A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel		 50 ガラスチューブ glass tube 473866A (10 個組 pcs.) (D)35X(L)100 45ml	3,600rpm (2,350xg.) (Rmax:16.2cm)
	 15NBR アダプタ adapter 463340 (1 個組 pc.) (d)18 X (ℓ)91 ニトリルゴム Nitrile rubber	 15 ガラスチューブ glass tube 464976A (50 個組 pcs.) (D)16.5X(L)105 13ml	3,600rpm (2,200xg.) (Rmax:15.2cm)
	 1.5X4SG アダプタ adapter S408198A(4 個組 pcs.) (d)11.3 X(ℓ)9 ポリアセタール Polyacetal	 15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene   1.5ml マイクロチューブ 2.0ml マイクロチューブ micro tube (市販品) (Marketed) (D)10.8X(L)39 1.5ml/2.0ml	※1 3,600rpm (1,490xg.) (Rmax:10.4cm)
 50TCX2 アッセンブリ assembly S306706A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 aluminum alloy stainless steel		 50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 50ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 3,600rpm (2,390xg.) (Rmax:16.5cm)
 50ml シールドバケット shield bucket S403793A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 ポリカーボネイト aluminum alloy stainless steel polycarbonate		 50 ガラスチューブ glass tube 473866A (10 個組 pcs.) (D)35X(L)100 45ml	4,000rpm (2,900xg.) (Rmax:16.2cm)
 50TC シールドバケット shield bucket S409541A(4 個組 pcs.) アルミ合金 ステンレス鋼 ポリカーボネイト aluminum alloy stainless steel polycarbonate		 50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 50ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,000rpm (2,900xg.) (Rmax:16.2cm)
単位 Unit (mm) 	単位 Unit (mm) 	単位 Unit (mm) 	

- ※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。
- ※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.
- ※2: 10X10 アッセンブリ、15X6 アッセンブリ、15X8 アッセンブリ、50X1 アッセンブリ、50X2 アッセンブリには、専用ガラス管が標準付属します。(10ml、15ml は 50 本、50ml は 10 本付属します。)
- ※2: 10X10 assembly, 15X6 assembly, 15X8 assembly, 50X1 assembly, and 50X2 assembly come standard with the glass tubes specifically designed for them (10ml and 15ml: 50 pcs., 50ml: 10 pcs.).